

Autumn & Winter キャンペーン

受付期間

2021 10.18 →
2022 1.14

DNA 塩基配列解析サービス Pre-mix シーケンス

8反応以上のご依頼から
1サンプルあたり **¥400**

最長 1,200 bp をシーケンス！ サンプル到着後、最短 12 時間で結果報告。

お客様に濃度調整と、プライマーと混合したサンプルをご用意をお願いすることで、より安価にシーケンスサービスをご利用いただけます。

Applied Biosystems 3730xl DNA analyzer を用い、最長1,200bp をシーケンスを行ないます。

なお、サンプルの状態や配列等の要因により、解析長が短くなる場合がございます。予めご了承ください。

ご依頼単位	1反応 価格 (税別)	単価価格 (税別)
1~7 サンプル	¥ 550	
8 サンプル以上	¥ 400	—
96 well プレート		¥ 32,640



- お客様に濃度調整していただき、プライマーと混合したサンプルをご用意頂くことで、より安価にシーケンスサービスをご利用頂けます。
- サンプル到着後、最短12時間、通常24~36時間、48時間以内に結果報告。
 - ・ 大量サンプルをご依頼の場合の納期は別途ご相談下さい。
 - ・ 土・日・祝休日を挟む場合には納期が延びる場合がございます。
- 1プレート価格 (82~96反応一律価格) は、8連チューブまたは96ウェルプレートでお送り頂いたサンプルが対象となります。シングルチューブでお送り頂いた場合は 1反応単価が適用されます。
- 8反応以上のご依頼から送料無料です (着払いでお送り下さい)。8反応未満の場合は元払いでお送りください。着払いでお送り頂いた際は、シーケンス費用請求時に実費を請求させていただきます。サンプルの輸送温度に指定はございません。

ご準備いただくサンプルについて

下記表の条件を参考に、サンプルを調製して下さい。

テンプレート	サイズ	テンプレート目安	プライマー目安	トータル量
プラスミド		300 ng	20 pmol	10 uL
	200 bp未満	20 ng		
PCR産物	500 bp未満	40 ng	30 pmol	10 uL
	1 Kb 未満	60 ng		
	1 Kb 以上	100 ng		

- 規定のテンプレート量が含まれるように調製してください。
- 混合溶液はトータル量 10 uLとなるように調製してください。
- PCR産物は必ず精製してから調製してください。
- 通常サービスの一般シーケンスで行っている品質チェックは行いません。良好な結果をお知らせするためにも、濃度調製にご協力をよろしくお願いいたします。

ご依頼方法については、
裏面をご覧ください。



アカウント登録方法

まずは、アカウントの登録をお願いいたします。



1 アンテグラルのWebサイトトップページより登録画面へ

2

アカウント作成をクリック

3

必要事項を入力・登録



マクロジェン社(分析元)のログインページ



以上で登録は完了です。

ご登録後、メールにてお客様IDと仮パスワードをお知らせします。(ご登録には数時間～2日間程度かかります)
お客様IDと仮パスワードを用いてログインしますと、ご登録情報の確認・修正が行えます。

ご注文方法

『マイページ』にログイン後、左上【Order】をクリックしていただき、【Sequencing】へお進みください。

案内に従って、必要事項をご入力ください

なお、アカウント登録をしていただけましたら、DNAシーケンスの他にオリゴDNA合成サービスもご利用いただけます。

こちらもおすすめ

『一般シーケンス』受託サービスのご紹介

前ページで紹介した「プレミックスシーケンス」では、お客様に濃度調製やプライマーとの混合をお願いすることでより安価にシーケンスをご提供しておりますが、濃度調製や混合をお任せいただく『一般シーケンスサービス』も好評頂いております。サンプル受け取り後、電気泳動による品質チェックを行い、その結果をもとに、分析元の経験豊富なスタッフがシーケンス反応溶液を調製しますので、お忙しい方、より良いデータを得たい方におすすめです。

96 サンプル以上の場合 **¥700** (税別) / 反応

96 サンプル未満の場合 **¥850** (税別) / 反応

詳しい仕様等はこちら

<https://bio.integrale.co.jp/item/787/>