

泳動バッファー (10x) [SDS-PAGE]

Code No. SP-3010

【目的・用途】

SDS-PAGE 用泳動バッファーです。

【特徴】

- 1) 蒸留水で希釈するだけの簡単調製
- 2) お好みの容量に調製可能
- 3) 低ランニングコスト、高い再現性

【キット内容・保存方法】

内容	容量	開封後の 保存方法
泳動バッファー(10x)	1L	室温

【主成分】

トリス、グリシン、SDS (終濃度 25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)

【使用期限】

上記保存方法にて6ヶ月

【使用方法】

- 1) 泳動バッファー(10x)を蒸留水で10倍希釈します。
- 2) ご使用の電気泳動槽の使用方法に従って1)で調製した泳動バッファーを注ぎ、ゲル板をセットします。
- 3) サンプルをアプライし、電気泳動を行います。



株式会社ファーマフーズ アプロサイエンスグループ

〒770-0865 徳島県徳島市南末広町4-53 エコービル4階

■Tel:088-678-6372 ■Mail:bio@apro-s.com

■Url:https://apro-s.com/

本社 〒615-8245 京都府京都市西京区御陵大原1-49