

電気泳動用試薬「XL シリーズ」 サンプルバッファー[TBE]

(Code No.SP-3025)

【目的・用途】

DNA 電気泳動用 TBE サンプルバッファーです。

【特徴】

- 1) Ready-to-use
- 2) 低ランニングコスト、簡単調製

【キット内容・保存方法】

内容	容量	開封後の 保存方法
サンプルバッファー(6x)	10 mL	4℃

【使用期限】

上記保存方法にて1年

【使用方法】

- 1) 分析試料とサンプルバッファーを 1:5 で混合する。
- 2) DNA 電気泳動用 TBE ゲルの各ウェルにサンプルをアプライし、通電して電気泳動を行います。



株式会社ファーマフーズ アプロサイエンスグループ
〒770-0865 徳島県徳島市南末広町 4-53 エコービル 4 階
■Tel:088-678-6372 ■Mail:bio@apro-s.com
■Url:https://apro-s.com/
本社 〒615-8245 京都府京都市西京区御陵大原1-49